

快速封闭液（TBS-T） 预混干粉（0.1 L of 1×）

包装清单

组成	YP2039C-10	YP2039C-50
快速封闭液（TBS-T）		
预混干粉	10 pouches	50 pouches
（0.1 L of 1×）		

注意事项

- 对于背景较高的抗体，可将封闭时间延长至 30-60 分钟。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品概述

快速封闭液（TBS-T）预混干粉（0.1 L of 1×）为白色至淡黄色预混干粉，主要成分为脱脂奶粉。每袋预混干粉可配制 100 mL 1×封闭液，其中蛋白含量为 5%。本产品含吐温 20 去垢剂，常用于 Western Blot 和 ELISA 的抗体封闭步骤，可在 15 分钟内完成封闭，极大地缩短了实验时间。本产品操作简单，溶解快速；全自动规模化生产，稳定高效。

使用方法

1. 配制步骤

- 将 1 袋快速封闭液（TBS-T）预混干粉缓缓倒入洗净的烧杯中，加入 50 mL 蒸馏水，于磁力搅拌器下搅拌均匀。
- 待溶液澄清后，补充蒸馏水，定容至 100 mL，即得 1×工作液。

2. 封闭步骤

- 将转印膜置于杂交孵育盒中，加入 10-20 mL 1×工作液（没过载体表面即可），置于水平摇床室温孵育 10 分钟左右。
- 封闭后的膜可用于一抗孵育等后续实验。

保存条件

室温保存，3 年