

D-Hanks/HBSS 预混干粉（不含钙镁，含酚红， 1 L of 1×）

包装清单

组成	YP2043C-10	YP2043C-50
D-Hanks/HBSS		
预混干粉	10 pouches	5 ×10 pouches
（不含钙镁，含酚红， 1 L of 1×）		

产品概述

HBSS（Hanks Balanced salt Solution）是生物学实验中最常用的平衡盐溶液之一，也称 Hank’s 溶液，主要用于细胞培养时组织的漂洗、细胞的漂洗、以及作为配制其它试剂的溶剂等。不含钙和镁离子的 HBSS, 也称 D-Hank’s, 可用于配制胰蛋白酶消化液（钙镁离子可抑制胰蛋白酶活性）。缓冲液中酚红起 pH 指示作用。

D-Hanks/HBSS 预混干粉（不含钙镁，含酚红）为红色、类红色粉末或细小颗粒，主要成分为氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、磷酸盐（Phosphate）、葡萄糖（glucose）、酚红（phenol red）和碳酸氢钠（NaHCO₃）。每袋 D-Hanks/HBSS 预混干粉（不含钙镁，含酚红）可配制 1 L 1×D-Hanks/HBSS 缓冲液，其中氯化钠浓度为 8 g/L，氯化钾浓度为 0.4 g/L，磷酸氢二钠浓度为 0.05 g/L，磷酸二氢钾浓度为 0.06 g/L，葡萄糖浓度为 1 g/L，酚红浓度为 0.01 g/L，碳酸氢钠浓度为 0.35 g/L。本产品操作简单，溶解快速；全自动规模化生产，稳定 高效。

使用方法

- 将 1 袋 D-Hanks/HBSS 预混干粉缓缓倒入洗净的烧杯中，加入 600 mL 蒸馏水，于磁力搅拌器下搅拌混匀。
 - 待溶液澄清后，补充蒸馏水，定容至 1 L，即得 1×D-Hanks/HBSS 缓冲液。
- 注：a. 如需无菌溶液，0.2 μm 滤膜过滤除菌。
b. 配得的 1×D-Hanks/HBSS 缓冲液的 pH 值为 7.2-7.4@25℃。

保存条件

室温保存，3 年

注意事项

- 为了实验准确性，推荐及时更换缓冲液。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。