



Quick-P 快速蛋白电泳缓冲液

规格：500mL

产品介绍：

- 1.20-30min 完成蛋白电泳工作
- 2.适用于 SDS-Page 系统的各种电泳胶（如：Tris 甘氨酸、Tris-MOPS 等）
- 3.YPSSJ-89：为 20X 浓缩液，使用时需利用纯化水 20 倍稀释至工作液

操作步骤：

1、稀释配制表：

货号	形式	稀释模式 (1L)	
		原液	纯化水
YPSSJ-89	20X 浓缩	50mL	950mL

- 2、配制好的快速电泳工作液部分添入电泳槽中；
- 3、按照实验计划要求，电泳胶安装完毕，将剩余的快速电泳液装入电泳内槽中；
注意：电泳液置入原则：内槽液面明显高于外槽液面；
- 4、设置电源电压：恒压 120-200V，设置好时间，启动电泳工作。

储存及运输条件：

保存：4°C，运输：4°C，有效期：12 个月

注意事项：

- 1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。