



快速蛋白电泳缓冲液 (20x)

规格: **500mL**

产品介绍:

1.20-30min 完成蛋白电泳工作

2.适用于 SDS-Page 系统的各种电泳胶 (如: Tris 甘氨酸、Tris-MOPS 等)

3.YPSSJ-89: 为 20X 浓缩液, 使用时需利用纯化水 20 倍稀释至工作液

操作步骤:

1、稀释配制表:

货号	形式	稀释模式 (1L)	
		原液	纯化水
YPSSJ-89	20X 浓缩	50mL	950mL

2、配制好的快速电泳工作液部分添入电泳槽中;

3、按照实验计划要求, 电泳胶安装完毕, 将剩余的快速电泳液装入电泳内槽中;

注意: 电泳液置入原则: 内槽液面明显高于外槽液面;

4、设置电源电压: 恒压 120-200V, 设置好时间, 启动电泳工作。

储存及运输条件:

保存: 4°C, 运输: 4°C, 有效期: 12 个月

注意事项:

- 1.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。